

GC Enhancer

使用前请仔细阅读说明书

目录号: AG101

保存: -20°C保存两年。

产品说明

GC Enhancer与DNA聚合酶一起使用, 以优化复杂模板或富含GC/AT模板的PCR。储存液浓度为10×, 工作浓度可以在0.5× - 5×之间调节。

适用范围

复杂模板、富含GC/AT模板的扩增。

以50 μl反应体系为例

GC Enhancer的量 (μl)	最终浓度
2.5	0.5×
5	1×
10	2×
15	3×
20	4×
25	5×

本产品仅供研究, 不用于临床诊断。

服务投诉电话 +86-10-57815020

服务投诉邮箱 complaints@transgen.com.cn

