



品质高于一切
精品服务科研

PCR Stimulant

使用前请仔细阅读说明书

目录号: AG111

保存: -20°C保存两年。

产品说明

PCR Stimulant用于优化复杂模板或富含GC/AT模板的扩增。对*Pfu*系列酶扩增增强显著。储存液浓度为5×，工作浓度可以在0.5× - 2.5×之间调节。

适用范围

复杂模板、富含GC/AT模板的扩增。

以50 μl反应体系为例

PCR Stimulant的量 (μl)	最终浓度
5	0.5×
10	1×
20	2×
25	2.5×

本产品仅供研究，不用于临床诊断。

服务投诉电话 +86-10-57815020

服务投诉邮箱 complaints@transgen.com.cn

Website www.transgen.com.cn
E-mail trans@transgen.com.cn

Customer Service +86-400-898-0321
Phone +86-10-57815030

